

**TEK DİSKLİ DEVİR AYARLI DİJİTAL ZIMPARALAMA
VE PARLATMA CİHAZI**



CE

1	ZIMPARALAMA VE PARLATMA CİHAZI	3
2	TEKNİK ÖZELLİKLER	3
3	STANDART AKSESUARLARI	3
4	KONTROL PANELİ	4
5	ZIMPARALAMA VE POLİSAJ İŞLEMİNE BAŞLAMA.....	5
5.1	KONTROL PANELİ.....	5

1 Zımparalama Ve Parlatma Cihazı


200 mm çift diskli zımparalama ve polisaj cihazı (250 mm diskler isteğe bağlı)
Korozyona dayanıklı cam takviyeli fiber plastik gövde
Kolay takılabilen zımpara ve polisaj bezi
Diskin dönme hızının dijital ortamda ayarlanabilmesi

2 Teknik Özellikler

Makine ebadı	69x44x48 cm
Ambalaj ebadı	80x55x55 cm
Ağırlık (net/brüt)	50/ 70 kg
Motor	0,25 KW AC, 220 V
Disk dönme devri	50-1000 dev / dak. Ayarlanabilir
Şebeke voltajı	220V, 50Hz
Disk çapı	200 mm

3 Standart Aksesuarları

200 mm mıknatıslı alüminyum disk
200 mm özel paslanmaz metal disk (5 adet)
Disk su koruma çemberi
Disk kapağı
Sıkma ringi (yapışkansız zımpara & çuhalar için)
Su giriş hortumu ve su hızı ayar valfleri, su tahliye hortumu
Kendinden Yapışkanlı Zımpara (220 kum) 10 adet
Kendinden Yapışkanlı Zımpara (400 kum) 10 adet
Kendinden Yapışkanlı Zımpara (600 kum) 10 adet
Kendinden Yapışkanlı Zımpara (800 kum) 10 adet
Kendinden Yapışkanlı Polisaj bezi (10 adet)
Elmas pasta (3-6 mikron)
Alümina süspansiyon (500)

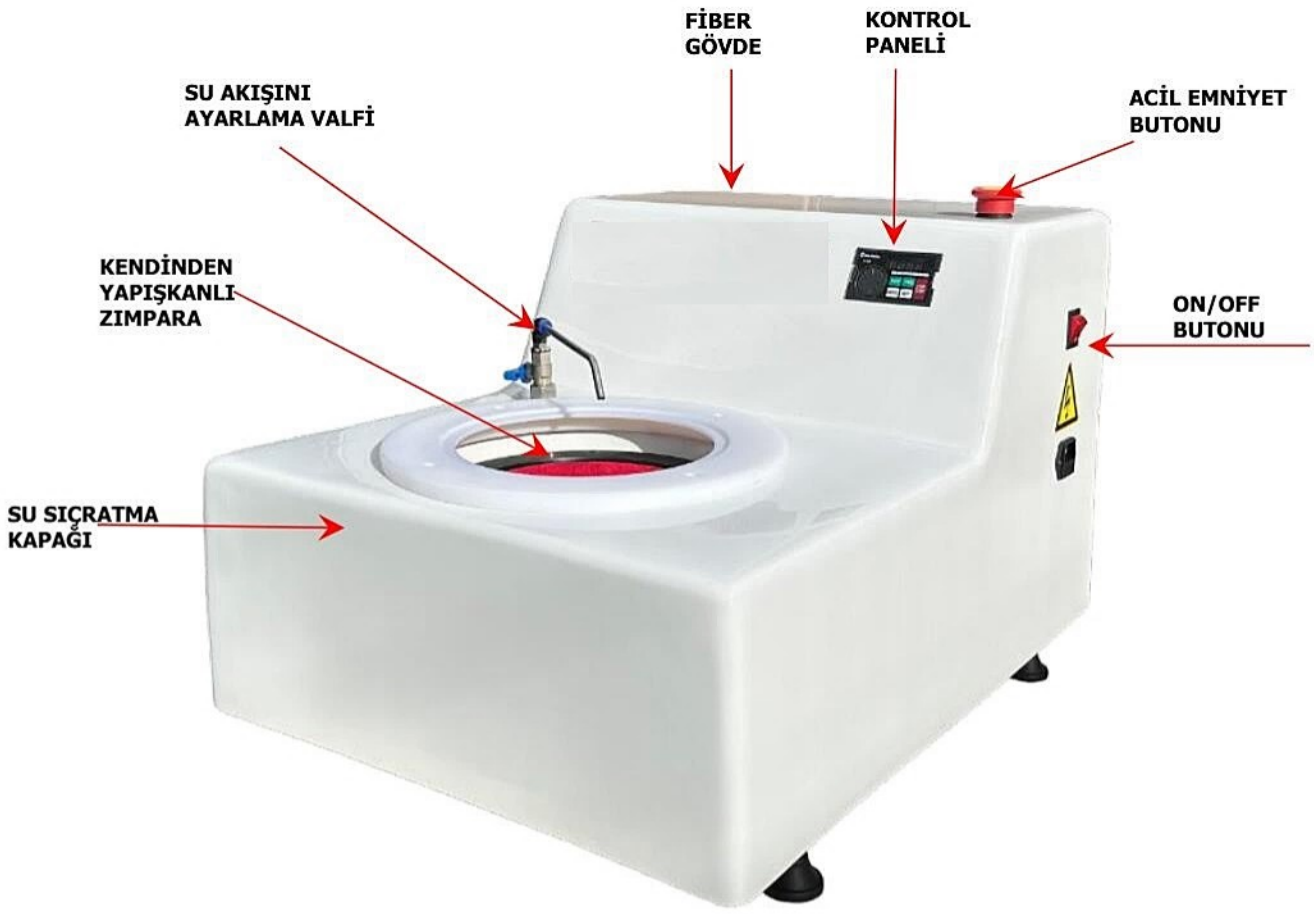

4 Kontrol Paneli



5 Zımparalama Ve Polisaj İşlemine Başlama

Cihaz, su valfi, 1 adet su sıçratma kapakları ile birlikte monteli şekilde sevk edilir.

- ✓ Su sıçratma kapağını çıkartınız ve zımparayı üst paslanmaz saça yapıştırarak monta ediniz.
- ✓ Mıknatıs levha alt diskin üzerine yerleştiriniz.
- ✓ Polisaj bezini üst paslanmaz saça yapıştırarak monta ediniz.
- ✓ Mıknatıs levha alt diskin üzerine yerleştiriniz.
- ✓ Su sıçratma kapaklarını tekrar yerleştiriniz.

5.1 Kontrol Paneli

- ✓ Cihazın dönüş yönü saat yönündedir. İstendiğinde, MODE butonuna basarak, tuşları ile saat yönü ve saat yönü tersi ayarlanabilir.
- ✓ Cihazın devir hızını devir anahtarından Min. (50) Max. (1000) Dev/dak arasında çevirerek ayarlayabilirsiniz.
- ✓ Stop butonuna basarak cihazı durdurabilirsiniz.